

موبایل آداپتور فنی مدل MA96-F

نمای بالایی موبایل آداپتور، موبایل آداپتور را بر روی یکی از لنزهای چشمی میکروسکوپ قرار می دهیم.



3

نمای زیرین موبایل آداپتور، مطابق شکل ۲ هر سه پیچ را می بندیم تا از سوراخهای لوله کوچک عبور کند.



2

نمای زیرین موبایل آداپتور، ابتدا لوله داخلی موبایل آداپتور مدل را مطابق شکل ۲ در لوله بزرگ قرار می دهیم.



1

تصویر لام مربوطه با کمترین بزرگنمایی شی ای را روی LCD میبینیم. اگر تصویر کوچک بود با شل کردن پیچها آداپتور آن را بالاتر یا پایینتر میبریم و دوباره پیچها را سفت میکنیم.



6

دوربین موبایل را روشن کرده و موبایل را بین دو فک آداپتور قرار میدهیم تا تصویر دایره ای شکل روی LCD موبایل دیده شود.



5

نمای زیرین موبایل آداپتور، مطابق شکل ۴ با محکم کردن سه پیچ سفید، آداپتور را روی لنز چشمی فیکس میکنیم. میکروسکوپ را روشن کرده و نمونه گذاری میکنیم.



4

آدرس: خ دماوند - خ برف - کوچه فیضی پلاک ۳۱ تلفن تماس: ۷۷۸۲۵۳۷۸، ۰۹۱۲۴۸۴۳۸۹۷، فاکس: ۸۹۷۷۸۷۱۸
وب سایت: www.zistrad.ir، ایمیل: gh_kaka@yahoo.com & info@zistrad.ir